

Madame, Monsieur Bonjour

En accord avec nos politiques qualités et de logiciovigilance, nous vous informons qu'une anomalie faisant effet d'un signalement réactovigilance à l'ANSM a été signalée sur la version 5.1 de DxLab.

Cas d'usage :

&#61623 Un utilisateur crée une demande temporaire, celle-ci est référencée sous le numéro provisoire 11.

&#61623 Il saisit une non-conformité sur cette demande temporaire provisoire, puis il active la demande qui devient une vraie demande active référencée sous le numéro 222

&#61623 La demande active est OK et a bien la non-conformité.

&#61623 On remarque toutefois que la demande active référencée 11 (aucun lien avec la demande temporaire 11) contient la non-conformité saisie sur la demande temporaire de numéro provisoire 11.

Correction :

La correction est disponible dans le patch 5.1p4

Je reste à votre disposition pour toute autre information

Bien cordialement,

**Yannis ZOUGHAILECH**

Responsable Qualité et Correspondant matériovigilance

[www.medasys.com](http://www.medasys.com) Tel : [+33 \(0\)1 75 60 91 52](tel:+33(0)175609152)

Mobile : [+33 \(0\)7 61 28 76 10](tel:+33(0)761287610)

[yannis.zoughailech@medasys.com](mailto:yannis.zoughailech@medasys.com)